


レーザービーム・エキスパンダー

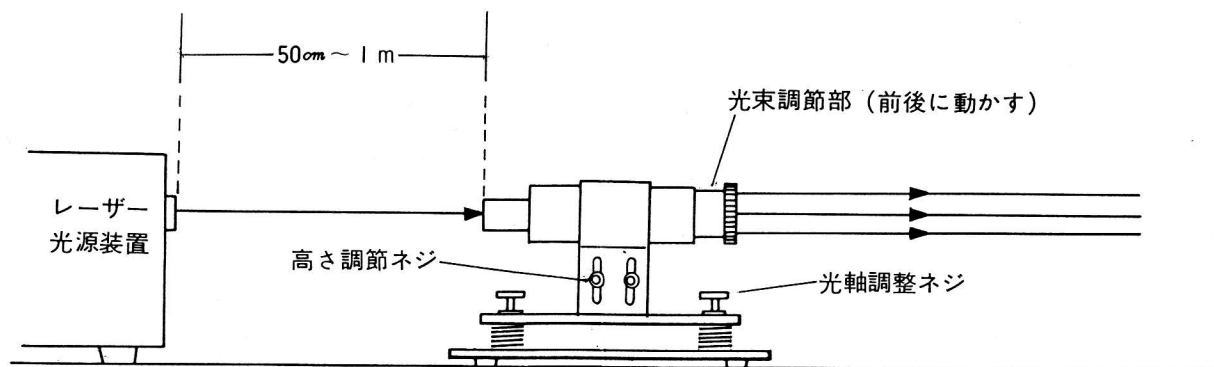

1. レーザー光源装置と本器の間隔は図のように50cm～1 m位はなして設置してください。
2. レーザー光線を本器受光部の中心に合せます。この際受光部（レンズの表面）に反射した1部のレーザー光線がレーザー光源装置のビーム窓の中心にもどるようにするのが一番正しい合せ方です。操作は光軸調整ネジで行ないます。
3. 拡大された光は光束調節部の前後操作で直径30mmの平行光束から、拡散、集光と任意に調節できます。
4. 本器の高さは高さ調節ネジをゆるめて操作します。

【注】 レンズの汚れは干渉しまとなってでますから受光部および光束調整部はなるべく取りはづしたり、直接手で触れないようにして下さい。

とくに受光部は内部の掃除が容易ではありませんので注意を要します。

KN 中村理科工業株式会社

明日の理科機器を創造する

本社 〒101 東京都千代田区外神田5-3-10
☎(03)833-0741(代表) TELEX.265-7245KNT
大分出張所 〒874 大分県別府市南石垣5-3
☎(0977)24-2009 TELEX.7733-16KNB